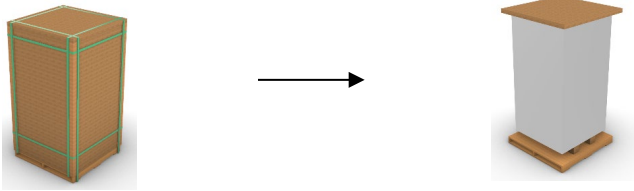
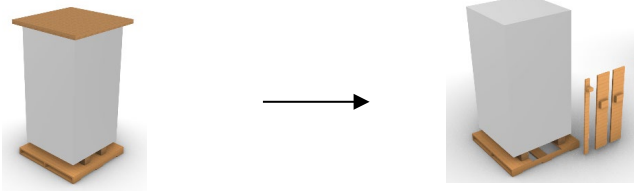
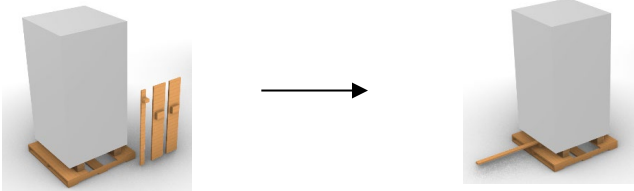
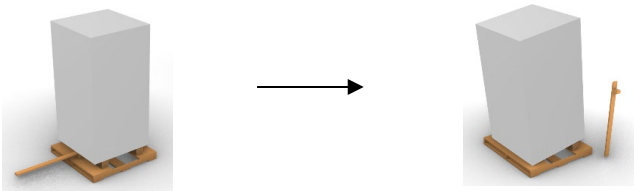
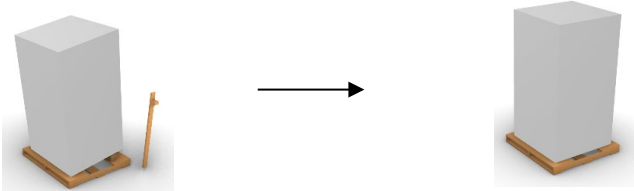
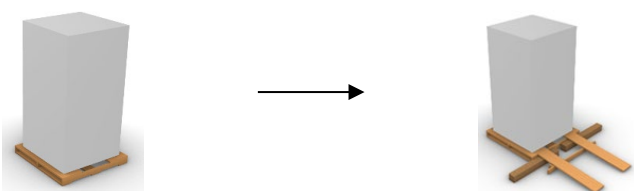
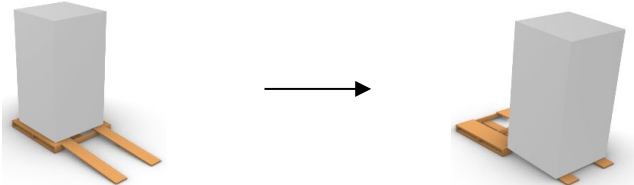


# SU780XLE INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

## OUTILS RECOMMANDÉS : Ciseaux

Étape	Illustration	Instructions
1		Enlevez les courroies, les coins et tous les cartons des côtés de l'appareil.
2		Retirer le haut. Retirez ensuite le levier en bois et les rampes de la palette. Ranger les rampes dans un endroit accessible pour l'étape 6.
3		Utilisez le levier pour soutenir l'unité.
4		Pendant que l'unité est soutenue, retirer le carton ondulé du dessous de l'unité. Retirer le levier. Conserver l'accumulation pour l'étape 6.
5		Répéter les étapes 3 et 4 pour retirer le reste de du carton ondulé du dessous de l'unité.
6		Mettre en place des rampes sur le côté de la palette en alignant les supports sur les rampes d'accès avec les encoches sur la palette. Utiliser les deux morceaux de carton ondulé ainsi que le levier pour ajouter un soutien aux rampes.
7		Manœuvrez avec précaution l'unité sur les rampes à l'aide de trois à quatre personnes.