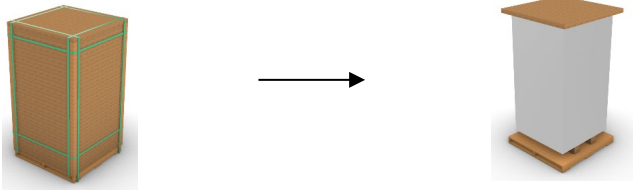
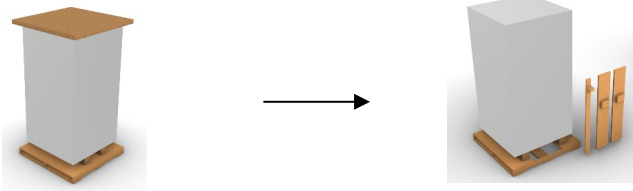
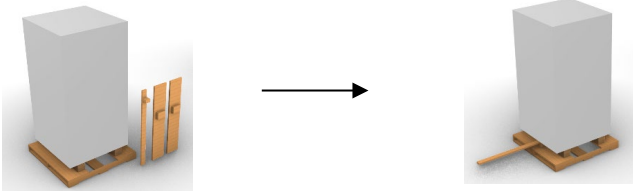
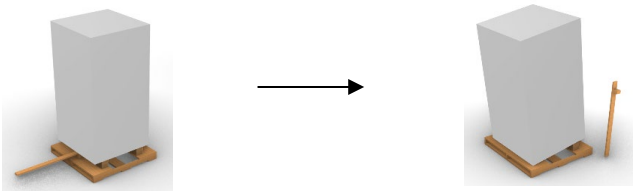
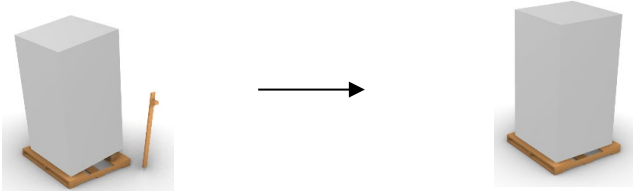
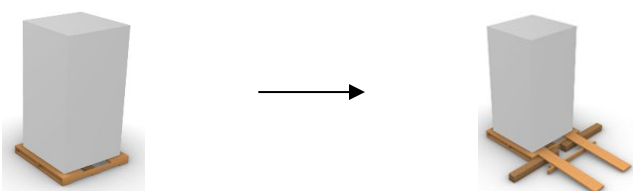
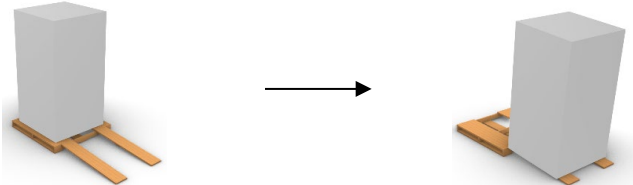


INSTRUÇÕES DE DESEMBALAGEM DO SU780XLE

FERRAMENTAS RECOMENDADAS: Tesouras

Degrau	Ilustração	Instruções
1		Remova as fitas, os cantos e todos os pedaços de cartão dos lados da unidade.
2		Retire a parte superior. Em seguida, remova a alavanca de madeira e as rampas do interior da palete. Guarde as rampas num local acessível para as reutilizar no passo 6.
3		Utilize a alavanca para suportar a unidade.
4		Enquanto que a unidade está apoiada, remover o acúmulo do cartão ondulado da unidade debaixo. Retire a alavanca. Guarde o acúmulo para a etapa 6.
5		Repita os passos 3 e 4 para remover o restante acúmulo de cartão ondulado a partir da unidade debaixo.
6		Configure as rampas na lateral da palete, alinhando os suportes nas rampas com os entalhes na palete. Use ambos os acúmulos de papelão ondulado e alavanca para adicionar suporte às rampas.
7		Desça cuidadosamente a unidade usando as rampas, com a ajuda de três ou quatro pessoas.