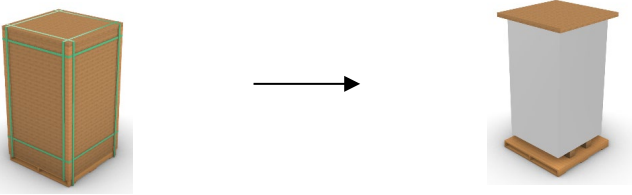
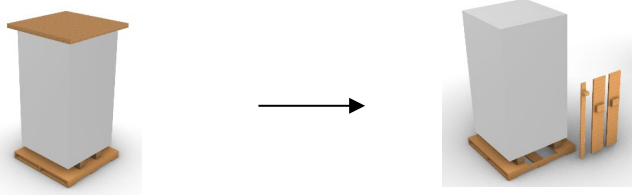
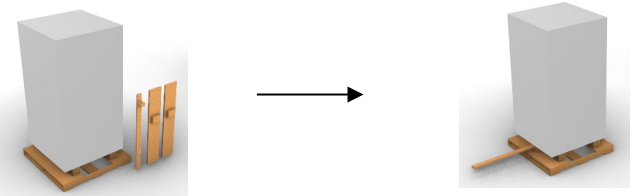
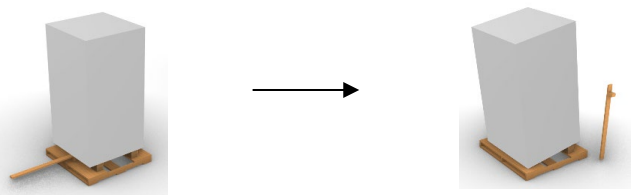
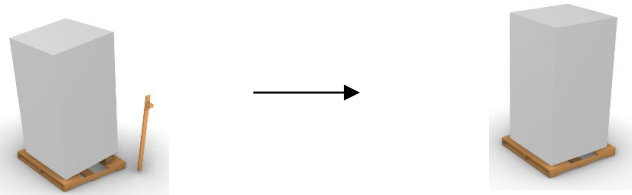
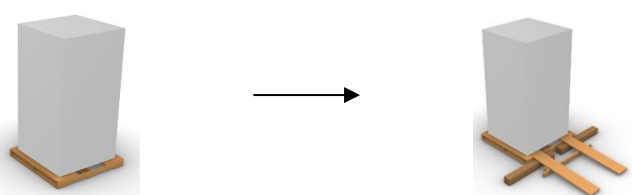
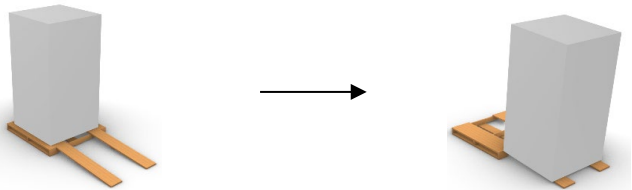


# AUSPACKANLEITUNG

SU780XLE und SU-LUFPR-2019A

**EMPFOHLENE WERKZEUGE: Schere**

Schritt	Illustration	Anleitung
1		Entfernen Sie die Gurte, Eckbretter und den gesamten Karton von den Seiten des Gerätes.
2		Nehmen Sie den Deckel ab. Entfernen Sie dann den Holzhebel und die Rampen aus der Palette. Verstauen Sie die Rampen an einer für Schritt 6 zugänglichen Stelle.
3		Verwenden Sie den Hebel, um das Gerät abzustützen.
4		Während die Einheit abgestützt ist, entfernen Sie einen Wellpappenaufbau von der Unterseite des Geräts. Entfernen Sie den Hebel. Bewahren Sie den Aufbau für Schritt 6 auf.
5		Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um den verbleibenden Wellpappenaufbau von der Unterseite des Geräts zu entfernen.
6		Richten Sie die Rampen an der Seite der Palette aus, indem Sie die Halterungen an den Rampen an den Kerben auf der Palette ausrichten. Verwenden Sie sowohl die Wellpappenaufbauten als auch den Hebel, um die Rampen abzustützen.
7		Manövrieren Sie das Gerät vorsichtig mit drei bis vier Personen die Rampen hinunter.