

SU780XLE

Guide rapide :

----- coupez, plastifiez et conservez au congélateur -----

Configuration initiale

1. Déballez le congélateur et les composants fournis en vous assurant que tous les matériaux d'emballage ont été enlevés autour des orifices d'entrée et de sortie du ventilateur.
2. Ajustez les pieds de réglage (clé incluse) pour stabiliser le congélateur.
3. Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise d'alimentation secteur à l'arrière de l'appareil, puis dans une prise de courant.
4. Allumez l'appareil en réglant le commutateur d'alimentation secteur sur la position « On » (Marche).
5. **Remarque :** Assurez-vous que le bouchon ou le mastic de l'orifice d'accès est en place. Retirez la bande d'usine au niveau du bouchon de l'orifice avant la première utilisation.
6. Consultez la date, l'heure et la température de consigne dans l'interface utilisateur graphique et effectuez les réglages nécessaires. Le point de consigne par défaut est -80 °C.

Guide des fonctions de base de l'interface utilisateur graphique

ON (Marche) / OFF (Arrêt)	Mettez sous tension l'appareil en réglant sur « ON » (Marche) le commutateur d'alimentation secteur situé à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.
Réglage du point de consigne	Appuyez sur Home (Accueil) > Set-up (Configuration) > saisissez le PIN > Enter (Entrée) > sélectionnez le type de point de consigne > +/- > Save (Enregistrer)
Neutralisation de l'alarme	Appuyez sur l'avertissement à l'écran
Journal des événements	Appuyez sur Home (Accueil) > Event Log (Journal des événements) > utilisez ^/v pour défiler
Historique des graphiques	Appuyez sur Home (Accueil) > Chart History (Historique des graphiques) > sélectionnez le type d'historique des graphiques > utilisez </> pour défiler

Guide des fonctions avancées de l'interface utilisateur graphique

Configuration de l'alarme	Appuyez sur Home (Accueil) > Set-up (Configuration) > saisissez le PIN > Enter (Entrée) > Alarms (Alarmes) > sélectionnez le type d'alarme > utilisez +/- pour effectuer le réglage > Save (Enregistrer)
Date et heure	Appuyez sur Home (Accueil) > Set-up (Configuration) > saisissez le PIN > Enter (Entrée) > Date / Time (Date/heure) > sélectionnez la date ou l'heure > utilisez +/- pour effectuer le réglage > Save (Enregistrer)
Modification du PIN	Appuyez sur Home (Accueil) > Set-up (Configuration) > saisissez le PIN > Enter (Entrée) > PIN > saisissez le nouveau PIN > Enter (Entrée) > ressaisissez le nouveau PIN > Enter (Entrée)
Étalonnage des DTR	Nécessite un service autorisé et la saisie d'un PIN Appuyez sur Home (Accueil) > Set-up (Configuration) > About (À propos de) > Service (Service) > saisissez le PIN de service > RTD Calibr. (Étalonnage des DTR) > sélectionnez le DTR > utilisez +/- pour effectuer le réglage > Save (Enregistrer)

Utilisation de la poignée

La poignée du Stirling Ultracold est conçue pour être utilisée à une main. Pour ouvrir le congélateur, tournez la poignée vers vous d'environ 90°. Pour enclencher la fonction Power-Release, appuyez fermement sur la poignée en position ouverte. La fonction Power-Release aide à ouvrir la porte du congélateur lorsque cette dernière adhère au joint après de longues périodes de non-utilisation et lorsque la pression atmosphérique n'est pas encore équilibrée. Pour fermer la porte, mettez la poignée en position horizontale, poussez la porte vers l'armoire, puis remettez la poignée dans sa position verticale initiale.

Mise en garde :

Risque de basculement

Lorsqu'il n'est pas chargé, le congélateur est PLUS LOURD EN HAUT. Faites preuve de prudence lorsque vous le déplacez et l'installez. Ne penchez pas le congélateur à plus de 12 degrés de l'horizontale. Il risquerait de basculer.

Danger :

Réfrigérant inflammable utilisé, risque d'incendie ou d'explosion :

Le SU780XLE utilise 90 grammes de R-170 (éthane) dans une tubulure de thermosiphon hermétiquement fermée. Faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez ou effectuez une réparation dessus.

A. Danger – Ne percez pas ou ne perforez pas le revêtement intérieur.

B. Danger – Toute réparation ne doit être effectuée que par des techniciens de maintenance qualifiés. Ne perforez pas la tubulure de réfrigérant.

C. Mise en garde - Consultez le manuel de réparation / guide du propriétaire avant toute intervention sur ce produit. Toutes les consignes de sécurité doivent être respectées.

D. Mise en garde – Mettez au rebut le réfrigérant inflammable conformément à la réglementation fédérale ou locale.

E. Mise en garde – Suivez attentivement les instructions relatives à la manipulation.



STIRLING
ULTRACOLD

6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, États-Unis Tél. : 740.274.7900 / 855.274.7900 Fax : 740.274.7901 www.stirlingultracold.com

©2019 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Tous droits réservés.

La technologie Global Cooling est protégée par des brevets américains et internationaux.

Caractéristiques techniques sous réserve de modifications sans préavis. Consultez le site www.stirlingultracold.com pour connaître les dernières caractéristiques techniques.