
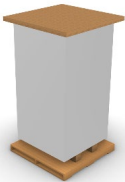

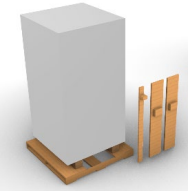
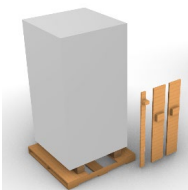
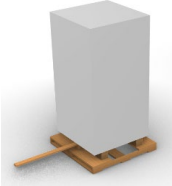
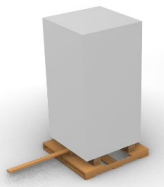
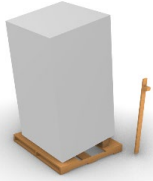
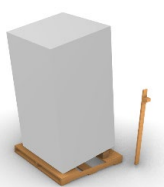


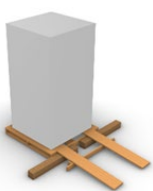
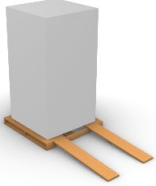
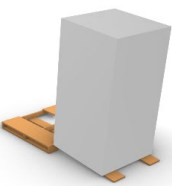


ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

SU780XLE e SU-LUFPR-2019A

UTENSILI CONSIGLIATI: forbici

Punto	Illustrazione	Istruzioni
1	 → 	Rimuovere le cinghie, i pannelli angolari e tutto il cartone dai lati dell'unità.
2	 → 	Rimuovere la parte superiore. Quindi rimuovere la leva e le rampe di legno dall'interno del pallet. Conservare le rampe in un luogo accessibile per il passaggio 6.
3	 → 	Utilizzare la leva per sostenere l'unità.
4	 → 	Mentre l'unità è appoggiata, rimuovere uno spessore di cartone ondulato da sotto l'unità. Rimuovere la leva. Conservare lo spessore per il punto 6.
5	 → 	Ripetere i passaggi 3 e 4 per rimuovere lo spessore di cartone ondulato rimanente da sotto l'unità.
6	 → 	Impostare le rampe sul lato del pallet allineando le staffe sulle rampe con le tacche sul pallet. Utilizzare entrambi gli spessori di cartone ondulato e la leva per aggiungere supporto alle rampe.
7	 → 	Manovrare con cautela l'unità lungo le rampe con un gruppo da tre a quattro persone.