

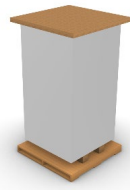
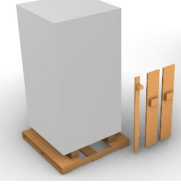
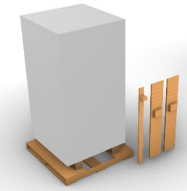
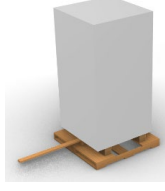
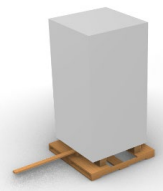
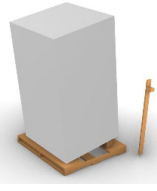
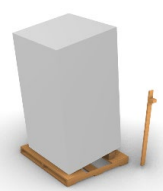


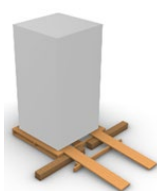
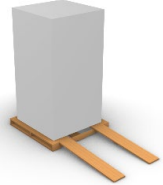
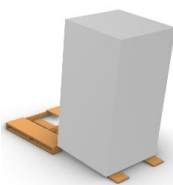


# INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

SU780XLE y SU-LUFPR-2019A

**HERRAMIENTAS RECOMENDADAS: Tijeras**

Paso	Ilustración	Instrucciones
1	 → 	Retire las correas, las tablas de las esquinas y todo el cartón de los costados de la unidad.
2	 → 	Retire la parte superior. Luego retire la palanca de madera y las rampas del palé. Guarde las rampas en algún lugar accesible para el paso 6.
3	 → 	Use la palanca para apuntalar la unidad.
4	 → 	Mientras la unidad está apuntalada, retire uno de los bloques de cartón corrugado de debajo de la unidad. Deje de hacer palanca. Guarde el bloque para el paso 6.
5	 → 	Repita los pasos 3 y 4 para quitar los restantes bloques de cartón corrugado de debajo de la unidad.
6	 → 	Coloque unas rampas en el lado del pallet, alineando los soportes de las rampas con los huecos del pallet. Use tanto los bloques de cartón corrugado y la palanca de modo que sirvan de apoyo a las rampas.
7	 → 	Maniobre cuidadosamente la unidad por las rampas con tres o cuatro personas.