

# ULT25NEU

## Guide rapide :


coupez, plastifiez, conservez au congélateur

### CONFIGURATION INITIALE

Bouchon/mastic d'orifice	<b>!</b>	Le bouchon/mastic d'orifice doit être en place pendant le fonctionnement.
Voyant d'alimentation	<b>A</b>	L'appareil est sous tension lorsque le voyant est allumé
Allumage	<b>B</b>	Appuyez longuement pendant deux bips
Arrêt	<b>B</b>	Appuyez longuement pendant trois bips
Écran LCD	<b>C</b>	Affiche la température de la chambre
Affichage du point de consigne	<b>F</b>	Appuyez/relâchez pour afficher le point de consigne actuel, S ## s'affiche
Retour à l'affichage de la température	<b>F</b>	Appuyez/relâchez ou attendez huit secondes
Modification du point de consigne	<b>F</b>	Appuyez longuement jusqu'à ce que le voyant de température de consigne (E) s'allume, S ## s'affiche, puis appuyez sur ▲ ou ▼ (D)

### FONCTIONS AVANCÉES

Basculement vers un préréglage	Appuyez longuement sur Set (F) jusqu'à ce que le voyant de température de consigne (E) s'allume, S ## s'affiche, puis sélectionnez le préréglage 1, 2 ou 3 (J)	
Report de l'alarme de surtempérature	Lorsque le voyant de surtempérature (I) est allumé, appuyez sur le bouton du préréglage 3 (J) jusqu'à ce que l'heure affiche (1.0 h) (si le voyant de surtempérature n'est pas allumé, le préréglage 3 fait office de préréglage de température)	
Retour à l'affichage de la température	Attendez huit secondes, puis appuyez sur le bouton du préréglage 3 pour revenir à l'affichage de la température	
Réaffichage du code d'erreur	Si la LED « Error » (Erreur) (H) est allumée, appuyez sur « Preset 2 » (Préréglage 2) (J) brièvement (si la LED « Error » [Erreur] est éteinte, alors « Preset 2 » [Préréglage 2] fait office de préréglage de la température)	
Verrouillage du panneau	Appuyez longuement sur les boutons des préréglages 1, 2 et 3 (J) jusqu'à ce que le voyant de verrouillage (G) s'allume (env. cinq secondes)	
Déverrouillage du panneau	Appuyez longuement sur les boutons des préréglages 1, 2 et 3 (J) jusqu'à ce que le voyant de verrouillage (G) s'éteint (env. cinq secondes)	
Codes de l'écran LCD	P ## : température préréglée ; ## h : alarme neutralisée ; E ## : code d'erreur (voir le manuel d'utilisation)	

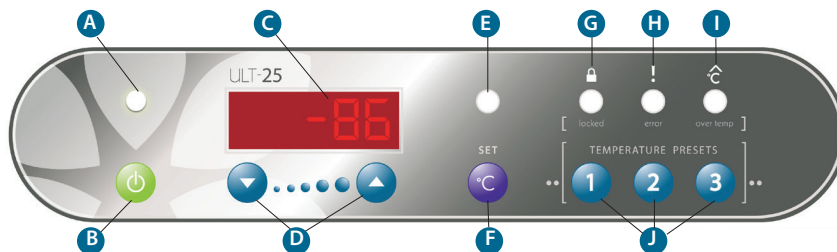

- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, le voyant rouge de surtempérature reste allumé tant que la température n'est pas au moins à 10° du point de consigne.
- Le panneau ne peut pas être verrouillé tant que la température n'est pas au moins à 10° du point de consigne.



6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, États-Unis Tél. : 740.274.7900 / 855.274.7900 Fax : 740.274.7901 [www.stirlingultracold.com](http://www.stirlingultracold.com)

©2019 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Tous droits réservés.

La technologie Global Cooling est protégée par des brevets américains et internationaux.

Stirling Ultracold est une marque commerciale de Global Cooling, Inc.

Caractéristiques techniques sous réserve de modifications sans préavis. Consultez le site [www.stirlingultracold.com](http://www.stirlingultracold.com) pour connaître les dernières caractéristiques techniques.

