

ULT25NEU

Guia Rápido:


----- corte, lamine, mantenha com o congelador -----

CONFIGURAÇÕES INICIAIS

Batente/Isolamento da Porta	!	O Batente/Isolamento da Porta deve estar no lugar durante a operação.
Indicador de Potência	A	A unidade está LIGADA quando aceso
LIGAR	B	Mantenha pressionado durante dois bipes
DESLIGAR	B	Mantenha pressionado durante três bipes
Ecrã de LCD	C	Exibe a temperatura da câmara
Exibir Ponto de Ajuste	F	Pressione/Solte para exibir o ponto de ajuste atual, S ## seja exibido
Voltar ao Ecrã da Temp.	F	Pressione/Solte ou aguarde oito segundos
Alterar Ponto de Ajuste	F	Mantenha pressionado até Definir T LED (E) brilha, S ## seja exibido, então ▲ ou ▼ (D)

FUNÇÕES AVANÇADAS

Alterar para Predefinição	Mantenha pressionado Configurar(F) até que Configure T LED (E) brilha, S ## seja exibido, depois selecione Predefinição 1, 2 ou 3 (J)	
Adiar o Alarme de Temp. Excessiva	Quando LED Temp. Excessiva (I) brilha, prima Predefinir 3 (J), até aparecer a hora (1,0 h) (Se Temp. Excessiva LED não está a brilhar, então Predefinir 3 atua como uma Predefinir Temp.)	
Voltar ao Ecrã da Temp.	Aguarde oito segundos, pressione Predefinir 3 para retornar ao ecrã da temperatura	
Consulte o Código de Erro Novamente	If LED de Erro (H) está a brilhar, pressione Predefinir 2 (J) brevemente (Se o LED de Erro não está a brilhar, então o Predefinir 2 torna-se Predefinir Temp.)	
Bloquear Painel	Mantenha pressionado Predefinir 1 E 2 E 3 (J) até que LED BLOQUEADO (G) se acenda (~ cinco segundos)	
Desbloquear Painel	Mantenha pressionado Predefinir 1 E 2 E 3 (J) até que LED BLOQUEADO (G) se desligue (~ cinco segundos)	
Códigos do Ecrã de LCD	P ## – Predefinir Temp., ## h – Alarme Silenciado, E ## – Código de Erro (consulte o manual de utilização)	

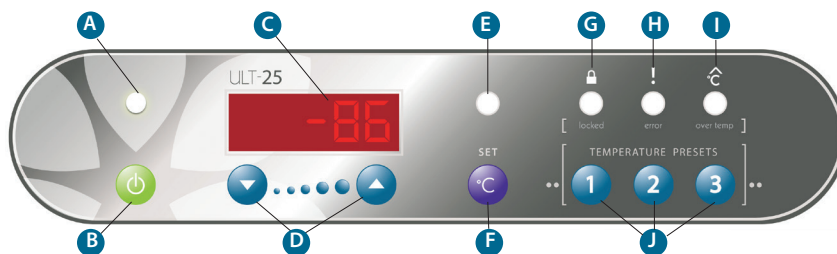

- Quando a unidade é ligada pela primeira vez, a luz LED vermelha da Temp. Excessiva (I) vai estar ligada até que a temperatura esteja dentro do valor nominal 10°.
- O painel não pode ser bloqueado até que a temperatura esteja dentro de 10° do ponto de ajuste.



6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, USA t: 740.274.7900 / 855.274.7900 f: 740.274.7901 www.stirlingultracold.com

©2019 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Todos os Direitos Reservados.
A tecnologia Global Cooling é fabricada sob patentes dos EUA e internacionais.
A Stirling Ultracold é uma marca comercial da Global Cooling, Inc.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.stirlingultracold.com para obter as especificações mais recentes.

