

ULT25NEU

Guía rápida:


----- recortar, plastificar, mantener con el congelador -----

CONFIGURACIÓN INICIAL

Tapón de puerto/sellador	I	El tapón de puerto/sellador debe estar en su lugar durante la operación.
Indicador de encendido	A	La unidad está encendida cuando está alumbrada
Encendido	B	Mantenga presionado durante dos pitidos
APAGADO	B	Mantenga presionado durante tres pitidos
Pantalla LCD	C	Muestra la temperatura de la cámara
Mostrar punto de ajuste	F	Presione/Suelte para mostrar el punto de ajuste actual, se muestra S ##
Volver a la pantalla de temperatura	F	Presione/Suelte o espere ocho segundos
Cambiar punto de ajuste	F	Mantenga presionado hasta que la luz LED de ajuste de temperatura (E) se ilumine, se visualice S ##, luego ▲ o ▼ (D)

FUNCIONES AVANZADAS

Cambiar a predeterminado	Mantenga presionado <i>Ajustar</i> (F) hasta que la luz LED de ajuste de temperatura (E) se ilumine, y aparezca S ##; luego, seleccione <i>Preajustar 1, 2 o 3</i> (J)
Posponer alarma de exceso de temperatura	Cuando la luz LED de exceso de temperatura (I) se ilumine, presione <i>Preajustar 3</i> (J) hasta que aparezca (1.0 h). (Si la luz LED de exceso de temperatura no brilla, entonces <i>Preajustar 3</i> actúa como temperatura predeterminada)
Regresar a la pantalla de temperatura	Espere ocho segundos, presione <i>Preajustar 3</i> para regresar a la pantalla de temperatura
Ver código de error nuevamente	Si la luz LED de error (H) brilla, presione <i>Preajustar 2</i> (J) brevemente. (Si la luz LED de error no brilla, entonces la opción <i>Preajustar 2</i> se convierte en la temperatura predeterminada)
Panel de bloqueo	Mantenga presionado <i>Preajustar 1 Y 2 Y 3</i> (J) hasta que la luz LED de bloqueo (G) se encienda (~ cinco segundos)
Desbloquear panel	Mantenga presionado <i>Preajustar 1 Y 2 Y 3</i> (J) hasta que la luz LED de bloqueo (G) se apague (~ cinco segundos)
Códigos de pantalla LCD	P ## - Temperatura predeterminada, ## h - Alarma silenciada, E ## - Código de error (consulte el manual de funcionamiento)

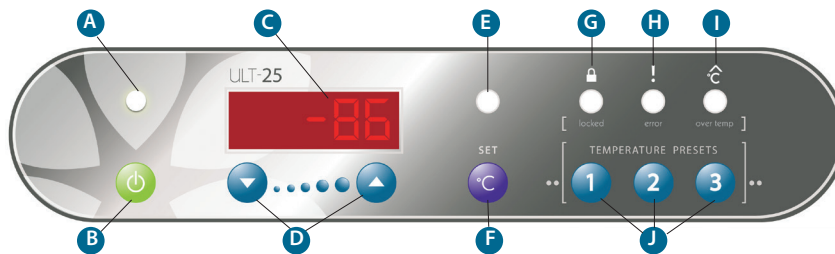

- Cuando la unidad se enciende por primera vez, se encenderá la luz roja de exceso de temperatura hasta que la temperatura esté dentro de los 10° del punto de ajuste.
- El panel no se puede bloquear hasta que la temperatura esté dentro de los 10° del punto de ajuste.



6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, EE. UU. Tel.: 740-274-7900/855-274-7900 Fax: 740-274-7901 www.stirlingultracold.com

© 2019 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Todos los derechos reservados.
La tecnología de enfriamiento global se fabrica bajo patentes estadounidenses e internacionales.
Stirling Ultracold es una marca comercial de Global Cooling, Inc.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.stirlingultracold.com para obtener las especificaciones más recientes.

