

SU780XLE

Краткое руководство:



Загрузите Руководство по эксплуатации и краткое руководство на выбранном языке по адресу:
www.stirlingultracold.com/manuals

----- скрепите, заламинируйте и храните недалеко от морозильной камеры -----

Первоначальная настройка

1.	Распакуйте морозильную камеру и ее комплектующие, убедитесь, что весь упаковочный материал был снят с входных и выходных отверстий вентилятора.
2.	Отрегулируйте регулировочные ножки (ключ входит в комплект поставки), чтобы обеспечить устойчивое положение камеры.
3.	Вставьте шнур питания переменного тока в разъем питания на задней панели устройства, а затем в электрическую розетку.
4.	Переключите питание переменного тока в положение «Вкл.».
Уведомление: убедитесь в наличии заглушки входного отверстия или герметика	
5.	на предусмотренном месте. Перед первым использованием снимите заводскую ленту с заглушки отверстия.
6.	Проверьте дату, время и уставку температуры в графическом пользовательском интерфейсе и при необходимости отрегулируйте их. Уставка по умолчанию: -80°C.

Руководство по базовым функциям графического пользовательского интерфейса

ВКЛ. / ВЫКЛ.	Переключите выключатель сетевого питания на задней панели устройства рядом со шнуром переменного тока.
Изменение уставки	Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > Введите PIN-код > Enter (Ввод) > Выберите тип уставки > +/- > Save (Сохранить)
Отключить аварийную сигнализацию	Нажмите на аварийное предупреждение на экране
Журнал событий	Нажмите Home (Главная) > Event Log (Журнал событий) > для просмотра нажмите ^/v
Архив диаграмм	Нажмите Home (Главная) > Chart History (Архив диаграмм) > Выберите тип архива диаграмм > Для просмотра нажмите </>

Руководство по расширенным функциям графического пользовательского интерфейса

Настройка аварийной сигнализации	Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > Введите PIN-код > Enter (Ввод) > Alarms (Аварийные сигналы) > Выберите тип аварийного сигнала > используйте +/- для настройки > Save (Сохранить)
Дата и время	Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > Введите PIN-код > Enter (Ввод) > Date / Time (Дата/Время) > Выберите компонент Дата/Время > используйте +/- для настройки > Save (Сохранить)
Изменить PIN-код	Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > Введите PIN-код > Enter (Ввод) > PIN > Введите новый PIN-код > Enter (Ввод) > Повторно введите новый PIN-код > Enter (Ввод)
Калибровка RTD	Требуется использования авторизованным сервисным персоналом и ввода PIN-кода. Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > About (Сведения об устройстве) > Service (Сервис) > Введите сервисный PIN-код > Калиб. РТД > Выберите РТД > используйте +/- для настройки > Save (Сохранить)



6000 Poston Road, Athens, Огайо 45701, США т.: 740.274.7900 / 855.274.7900 факс: 740.274.7901 www.stirlingultracold.com

© 2020 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Все права защищены.

Продукция по технологии Global Cooling производится по патентам США и других стран.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальные технические характеристики см. на сайте www.stirlingultracold.com.

Использование рукоятки

Рукоятка Stirling Ultracold предназначена для работы одной рукой. Чтобы открыть морозильник, необходимо повернуть рукоятку по направлению к пользователю примерно на 90°. Чтобы активировать функцию Power-Release (Помощь при открывании), сильно надавите на рукоятку по направлению вниз, пока она находится в открытом положении. Функция Power-Release помогает, если дверца морозильной камеры прилипла к прокладке после длительного простоя камеры, а также когда давление воздуха еще не сбалансировано. Для закрывания прижмите дверцу к камере в горизонтальном положении рукоятки и верните рукоятку в исходное вертикальное положение.

Осторожно:

Опасность опрокидывания

Пустой морозильник ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОСРЕДОТОЧЕНИЕ МАССЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ. Соблюдайте осторожность при перемещении и установке. Не наклоняйте морозильник более чем на 12 градусов от горизонтали. Это может привести к его опрокидыванию.

Опасность:

Используется легковоспламеняющийся хладагент, опасность возгорания или взрыва:

В модели SU780XLE используется 90 грамм вещества R-170 (этан) в герметично закрытой термосифонной системе теплообмена. Требуется осторожности при эксплуатации/ремонте.

A. Опасность — не сверлите и не прокалывайте внутреннюю прокладку.

B. Опасность — ремонт должен производиться только обученным обслуживающим персоналом. Не протыкайте трубки с хладагентом.

C. Осторожно — перед самостоятельным обслуживанием данного изделия, обратитесь к Руководству по ремонту / Руководству пользователя. Необходимо соблюдать все меры предосторожности.

D. Осторожно — утилизируйте легковоспламеняющийся хладагент надлежащим образом в соответствии с федеральными или местными нормами.

E. Осторожно — внимательно следуйте инструкциям по обращению.