

SU780XLE

Краткое руководство:



Загрузите Руководство по эксплуатации и краткое руководство на выбранном языке по адресу:
www.stirlingultracold.com/manuals

----- скрепите, заламинируйте и храните недалеко от морозильной камеры -----

Первоначальная настройка

1.	Распакуйте морозильную камеру и ее комплектующие, убедитесь, что весь упаковочный материал был снят с входных и выходных отверстий вентилятора.
2.	Отрегулируйте регулировочные ножки (ключ входит в комплект поставки), чтобы обеспечить устойчивое положение камеры.
3.	Вставьте шнур питания переменного тока в разъем питания на задней панели устройства, а затем в электрическую розетку.
4.	Переключите питание переменного тока в положение «Вкл.».
Уведомление: убедитесь в наличии заглушки входного отверстия или герметика	
5.	на предусмотренном месте. Перед первым использованием снимите заводскую ленту с заглушки отверстия.
6.	Проверьте дату, время и уставку температуры в графическом пользовательском интерфейсе и при необходимости отрегулируйте их. Уставка по умолчанию: -80°C.

Руководство по базовым функциям графического пользовательского интерфейса

ВКЛ. / ВЫКЛ.	Переключите выключатель сетевого питания на задней панели устройства рядом со шнуром переменного тока.
Изменение уставки	Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > Введите PIN-код > Enter (Ввод) > Выберите тип уставки > +/- > Save (Сохранить)
Отключить аварийную сигнализацию	Нажмите на аварийное предупреждение на экране
Журнал событий	Нажмите Home (Главная) > Event Log (Журнал событий) > для просмотра нажмите ^/v
Архив диаграмм	Нажмите Home (Главная) > Chart History (Архив диаграмм) > Выберите тип архива диаграмм > Для просмотра нажмите </>

Руководство по расширенным функциям графического пользовательского интерфейса

Настройка аварийной сигнализации	Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > Введите PIN-код > Enter (Ввод) > Alarms (Аварийные сигналы) > Выберите тип аварийного сигнала > используйте +/- для настройки > Save (Сохранить)
Дата и время	Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > Введите PIN-код > Enter (Ввод) > Date / Time (Дата/Время) > Выберите компонент Дата/Время > используйте +/- для настройки > Save (Сохранить)
Изменить PIN-код	Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > Введите PIN-код > Enter (Ввод) > PIN > Введите новый PIN-код > Enter (Ввод) > Повторно введите новый PIN-код > Enter (Ввод)
Калибровка RTD	Требуется использования авторизованным сервисным персоналом и ввода PIN-кода. Нажмите Home (Главная) > Set-up (Настройка) > About (Сведения об устройстве) > Service (Сервис) > Введите сервисный PIN-код > Калиб. РТД > Выберите РТД > используйте +/- для настройки > Save (Сохранить)

Использование рукоятки

Рукоятка Stirling Ultracold предназначена для работы одной рукой. Чтобы открыть морозильник, необходимо повернуть рукоятку по направлению к пользователю примерно на 90°. Чтобы активировать функцию Power-Release (Помощь при открывании), сильно надавите на рукоятку по направлению вниз, пока она находится в открытом положении. Функция Power-Release помогает, если дверца морозильной камеры прилипла к прокладке после длительного простоя камеры, а также когда давление воздуха еще не сбалансировано. Для закрывания прижмите дверцу к камере в горизонтальном положении рукоятки и верните рукоятку в исходное вертикальное положение.

Осторожно:

Опасность опрокидывания

Пустой морозильник ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОСРЕДОТОЧЕНИЕ МАССЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ. Соблюдайте осторожность при перемещении и установке. Не наклоняйте морозильник более чем на 12 градусов от горизонтали. Это может привести к его опрокидыванию.

Опасность:

Используется легковоспламеняющийся хладагент, опасность возгорания или взрыва:

В модели SU780XLE используется 90 грамм вещества R-170 (этан) в герметично закрытой термосифонной системе теплообмена. Требуется осторожности при эксплуатации/ремонте.

A. Опасность — не сверлите и не прокалывайте внутреннюю прокладку.

B. Опасность — ремонт должен производиться только обученным обслуживающим персоналом. Не протыкайте трубки с хладагентом.

C. Осторожно — перед самостоятельным обслуживанием данного изделия, обратитесь к Руководству по ремонту / Руководству пользователя. Необходимо соблюдать все меры предосторожности.

D. Осторожно — утилизируйте легковоспламеняющийся хладагент надлежащим образом в соответствии с федеральными или местными нормами.

E. Осторожно — внимательно следуйте инструкциям по обращению.



STIRLING
ULTRACOLD

6000 Poston Road, Athens, Огайо 45701, США т.: 740.274.7900 / 855.274.7900 факс: 740.274.7901 www.stirlingultracold.com

© 2020 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Все права защищены.

Продукция по технологии Global Cooling производится по патентам США и других стран.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальные технические характеристики см. на сайте www.stirlingultracold.com.