



ULT25NEU

دليل التشغيل السريع:

قصه، وغلفه، واحتفظ به مع المجدد


الإعداد الأولي

! يجب أن تكون سداة/مانع تسرب المنفذ في مكانها أثناء التشغيل.	سداة/ مانع تسرب المنفذ
أ تكون الوحدة في وضع التشغيل "ON" عندما تُضيء	مؤشر الطاقة
ب اضغط مع الاستمرار حتى تسمع صافرتي تنبيه	وضع التشغيل "ON"
ب اضغط مع الاستمرار حتى تسمع ثلاث صافرات تنبيه	وضع إيقاف التشغيل "OFF"
ج تعرض درجة حرارة الغرفة	شاشة عرض LCD
و اضغط/حرر لعرض نقطة الضبط الحالية، سيتم عرض S ##	شاشة عرض نقطة الضبط
و اضغط/حرر أو انتظر ثماني ثوانٍ	العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة
و اضغط مع الاستمرار حتى يُضيء مصباح LED الخاص بضبط درجة الحرارة Set (هـ)، ويتم عرض S ##، ثم اضغط على ▲ أو ▼ (د)	تغيير نقطة الضبط

وظائف متقدمة

اضغط مع الاستمرار على زر الضبط Set (و) حتى يُضيء مصباح LED الخاص بضبط درجة الحرارة Set (هـ)، ويتم عرض S ##، ثم حدد الضبط المسبق Preset 1، 2، أو 3 (ي)	التغيير إلى الإعداد المسبق
عندما يُضيء مصباح LED الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة "Over Temp" (ط)، اضغط على الضبط المسبق Preset 3 (ي) حتى يظهر الوقت (1.0 ساعة) (إذا لم يُضيء مصباح LED الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة Over Temp، فعندئذ يعمل الضبط المسبق Preset 3 باعتباره ضبطاً مسبقاً لدرجة الحرارة)	تأجيل إنذار درجة الحرارة المرتفعة
انتظر ثماني ثوانٍ، واضغط على الضبط المسبق Preset 3 للعودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة	العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة
إذا كان مصباح LED الخاص بالخطأ (Error) (ح) يُضيء، فاضغط على الضبط المسبق Preset 2 (ي) لفترة وجيزة (إذا كان مصباح LED الخاص بالخطأ (Error) غير مضيء، فسيصبح الضبط المسبق Preset 2 هو الضبط المسبق لدرجة الحرارة)	انظر رمز الخطأ مرة أخرى
اضغط مع الاستمرار على الضبط المسبق Preset 1، 2، و3 (ي) حتى يُضيء مصباح Locked (مقفل) (ز) (حوالي خمس ثوانٍ)	لوحة القفل
اضغط مع الاستمرار على الضبط المسبق Preset 1، 2، و3 (ي) حتى ينطفئ مصباح Locked (القفل) (ز) (حوالي خمس ثوانٍ)	لوحة الفتح
رموز شاشة العرض LCD P ## - الضبط المسبق لدرجة الحرارة، h ## - تم كتم صوت الإنذار، E ## - رمز الخطأ (انظر دليل التشغيل)	

- عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى، سيضيء مصباح Over T (درجة الحرارة المرتفعة) باللون الأحمر حتى تصبح درجة الحرارة في حدود 10 درجات من نقطة الضبط.
- يتعدّل قفل اللوحة حتى تصبح درجة الحرارة في حدود 10 درجات من نقطة الضبط.

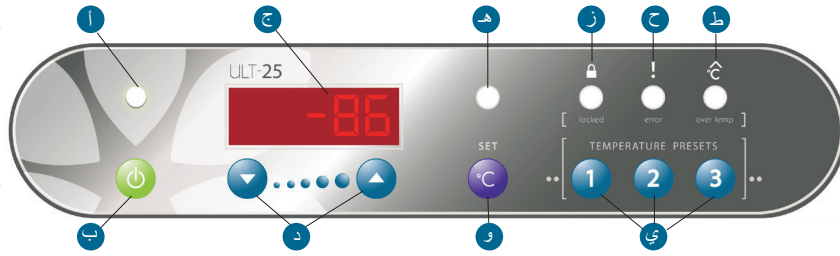

www.stirlingultracold.com 740.274.7901 الفاكس: 855.274.7900 / 740.274.7900 الهاتف: Athens Poston Road 6000، أوهايو 45701، الولايات المتحدة الأمريكية

حقوق الطبع والنشر © لعام 2020 لشركة Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. جميع الحقوق محفوظة.
تصنع تقنية التبريد العالمي Global Cooling, Inc بموجب براءات الاختراع الأمريكية والدولية.
تعدّ Stirling Ultracold علامة تجارية خاصة بشركة Global Cooling, Inc.
تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار. وللاطلاع على أحدث المواصفات، يُرجى الرجوع إلى www.stirlingultracold.com

