

# ULT25NEU

## Краткое руководство:



Загрузите Руководство по эксплуатации и краткое руководство на выбранном языке по адресу:  
[www.stirlingultracold.com/manuals](http://www.stirlingultracold.com/manuals)


-----крепите, заламинируйте и храните недалеко от морозильной камеры-----

### ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Заглушка/герметик для отверстий	!	Заглушка/герметик для отверстий должны находиться на месте во время работы.
Индикатор мощности	A	Устройство включено, когда горит индикатор
Включение питания	B	Нажмите и удерживайте до момента подачи двойного звукового сигнала
Выключение питания	B	Нажмите и удерживайте до момента подачи тройного звукового сигнала
ЖК-дисплей	C	Отображает температуру камеры
Отображение уставки	F	Нажмите/отпустите, чтобы отобразить текущую уставку, отобразится S ##
Вернуться к отображению температуры	F	Нажмите/отпустите или подождите восемь секунд
Изменить уставку	F	Нажмите и удерживайте, пока горит Set T LED (Настройка светодиодного сигнала T) (E), после этого отобразится S ##, затем ▲ или ▼ (D)

### РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Изменить на предустановленное значение		Нажмите и удерживайте Set (F) пока горит индикатор Set T LED (E), отобразится S ##, затем выберите Preset 1, 2 или 3 (J)
Отложить аварийный сигнал по перегреву		При горящем светодиоде Over Temp LED (I) нажмите Preset 3 (J), пока индикатор времени не отобразит (1,0 ч) (если светодиод Over Temp не горит, значит предустановленное значение Preset 3 становится предустановленным значением температуры)
Вернуться к отображению температуры		Подождите восемь секунд, нажмите Preset 3, чтобы вернуться к отображению температуры
См. код ошибки повторно		Если горит Error LED (H), выполните краткое нажатие на Preset 2 (J) (Если Error LED не горит, то предустановленное значение Preset 2 становится предустановленным значением температуры Temp Preset)
Заблокировать панель		Нажмите и удерживайте Preset 1 AND 2 AND 3 (J) до тех пор, пока Индикатор блокировки (G) не включится (~ пять секунд)
Разблокировать панель		Нажмите и удерживайте Preset 1 AND 2 AND 3 (J) до тех пор, пока Индикатор блокировки (G) не выключится (~ пять секунд)
Коды ЖК-дисплея		P ## — заданная температура, ## h — аварийный сигнал отключен, E ## — код ошибки (см. руководство по эксплуатации)

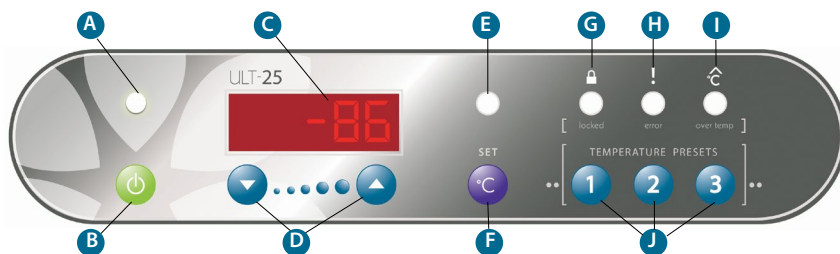

- При первом включении устройства красный индикатор Over T будет гореть до тех пор, пока температура не будет находиться в пределах 10° от заданного значения.
- Панель нельзя заблокировать, пока температура не будет находиться в пределах 10° от заданного значения.



6000 Poston Road, Athens, Огайо 45701, США т.: 740.274.7900 / 855.274.7900 факс: 740.274.7901 [www.stirlingultracold.com](http://www.stirlingultracold.com)

© 2020 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Все права защищены.

Производство по технологии Global Cooling производится по патентам США и других стран.

Stirling Ultracold является торговой маркой, принадлежащей компании Global Cooling, Inc.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальные технические характеристики см. на сайте [www.stirlingultracold.com](http://www.stirlingultracold.com).

