ULT25NEU Краткое руководство:



Загрузите Руководство по эксплуатации и краткое руководство на выбранном языке по адресу: www.stirlingultracold.com/manuals


-скрепите, заламинируйте и храните недалеко от морозильной камеры-

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

ПЕРВОПАЧАЛЬНАЯ НАСТРОИКА		
Заглушка/герметик для отверстий	D	Заглушка/герметик для отверстий должны находиться на месте во время работы.
Индикатор мощности	A	Устройство включено, когда горит индикатор
Включение питания	B	Нажмите и удерживайте до момента подачи двойного звукового сигнала
Выключение питания	B	Нажмите и удерживайте до момента подачи тройного звукового сигнала
ЖК-дисплей	3	Отображает температуру камеры
Отображение уставки	B	Нажмите/отпустите, чтобы отобразить текущую уставку, отобразится S ##
Вернуться к отображению температуры	B	Нажмите/отпустите или подождите восемь секунд
Изменить уставку	B	Нажмите и удерживайте, пока горит <i>Set T LED</i> (Настройка светодиодного сигнала T) (E), после этого отобразится $S \# 3$ затем \triangle или \bigvee (D)

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Изменить на предустановленное значение	Нажмите и удерживайте Set (F) пока горит индикатор Set T LED (E), отобразится S ##, затем выберите $Preset$ 1, 2 unu 3 (J)
Отложить аварийный сигнал по перегреву	При горящем светодиоде <i>Over Temp LED</i> (I) нажмите <i>Preset 3</i> (J), пока индикатор времени не отобразит (1,0 ч) (если светодиод <i>Over Temp</i> не горит, значит предустановленное зачение <i>Preset 3</i> становится предустановленным значением температуры)
Вернуться к отображению температуры	Подождите восемь секунд, нажмите <i>Preset 3</i> , чтобы вернуться к отображению температуры
См. код ошибки повторно	Если горит <i>Error LED</i> (H), выполните краткое нажатие на <i>Preset 2</i> (J) (Если <i>Error LED</i> не горит, то предустановленное значение Preset 2 становится предустановленным значением температуры Temp Preset)
Заблокировать панель	Нажмите и удерживайте <i>Preset 1 AND 2 AND 3</i> (J) до тех пор, пока <i>Индикатор блокировки</i> (G) не включится (~ пять секунд)
Разблокировать панель	Нажмите и удерживайте <i>Preset 1 AND 2 AND 3</i> (J) до тех пор, пока <i>Индикатор блокировки</i> (G) не выключится (~ пять секунд)
Коды ЖК-дисплея	Р ## — заданная температура, ## h — аварийный сигнал отключен, E ## — код ошибки (см. руководство по эксплуатации)

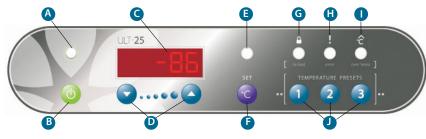

- При первом включении устройства красный индикатор Over T будет гореть до тех пор, пока температура не будет находиться в пределах 10° от заданного значения.
- Панель нельзя заблокировать, пока температура не будет находиться в пределах 10° от заданного значения.

6000 Poston Road, Athens, Огайо 45701, США **т.:** 740.274.7900 / 855.274.7900 факс: 740.274.7901 www.stirlingultracold.com

© 2020 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Все права защищены.

Продукция по технологии Global Cooling производится по патентам США и других стран.

Stirling Ultracold является торговой маркой, принадлежащей компании Global Cooling, Inc.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальные технические характеристики см. на сайте www.stirlingultracold.com.





STIRLING