

初始设置

1. 打开冰箱和随附组件的包装，确保拆除风机进口和出口孔周围的所有包装材料。
2. 在接通冰箱电源之前，取下橙色运输挡块，更换白色保护盖。
3. 将交流电源线插入设备背面的主电源插座中，然后插入电源插座。与设备背面保持至少 50-77 毫米 (2-3 英寸) 的间隙。
4. 将交流电源开关调到“On” (开启) 位置。
5. **注意：**确保探头插孔塞堵或密封件已安装到位。在初次使用之前需撕掉插孔塞堵处的出厂胶带。
6. 打开电池电源。电池电源开关位于冰箱后面的下凹式电气控制面板内。
7. 确保设定值在所需范围内 (默认为 -80°C)，或根据下文所述控制功能将设定值更改为用户偏好温度。

图形用户界面 (GUI) 初级功能指南

开/关	打开位于设备背面的交流电线上方的主电源。
电池电源	开关位于冰箱后面的下凹式电气控制面板内。如果在发生电力故障时需要进行监控，这一点就至关重要。
更改设定值	点击主页 > Setup (设置) > Setup (设置) > 输入 PIN > Enter > 更改 > Setpoint (设定值) > +/- > Save (保存)
静音报警	点击主页 > Setup (设置) > Silence (静音)
事件日志记录	点击主页 > Setup (设置) > Event Log (事件日志记录) > Prev. Page (上一页), Next Page (下一页)
图表历史记录	点击主页 > Setup (设置) > Chart History (图表历史记录)


图形用户界面 (GUI) 高级功能指南

报警设置	点击主页 > Setup (设置) > Setup (设置) > 输入 PIN > Enter > Alarms (报警) > xxx Delay (延迟) > +/- > Save (保存)
日期和时间	点击主页 > Setup (设置) > PIN > Date & Time (日期和时间) > +/- > Save (保存)
更改 PIN	点击主页 > Setup (设置) > Setup (设置) > 输入 PIN > Enter > PIN > Enter New PIN (输入新的 PIN) > Enter > 重新输入新的 PIN > Enter
校准 RTD	点击主页 > Setup (设置) > About (关于) > Service (维护) > RTD Calibr (RTD 校准) > RTD Select (RTD 选择) > +/- > Calib. (校准)




用所选择的语言下载《操作及快速指南手册》，
网址：
stirlingultracold.com/manuals

关闭

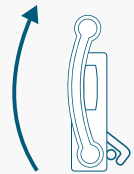

打开

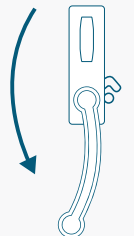

注意：

在合上冰箱门锁门之前，确保手柄完全向下旋转到止点，以便重置锁闭机制。在关闭时要合上冰箱门锁门，需先将外门推入，然后将手柄旋转到向上位置。

Stirling Ultracold

6000 Poston Road, Athens, Ohio 45701, USA

电话 +1.740.274.7900 / 1.855.274.7900 | 传真 +1.740.274.7901

biolifesolutions.com

©2023 Stirling Ultracold, BioLife Solutions 的一部分。保留所有权利。

Global Cooling 技术是根据美国和国际专利制造的。Stirling Ultracold 是 Global Cooling, Inc. 的商标。规格如有变更，恕不另行通知。请参阅 biolifesolutions.com 以了解最新的规格。