

Configurazione iniziale

1. Disimballare il congelatore e i componenti in dotazione, verificando che tutto il materiale di imballaggio sia stato rimosso dal canale di ingresso e di uscita della ventola.
2. Rimuovere il fermo di trasporto arancione e sostituirlo con il tappo di protezione bianco prima di accendere il congelatore.
3. Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente principale sul retro dell'unità e quindi a una presa elettrica. Mantenere uno spazio minimo di 50-77 mm dal retro dell'unità.
4. Portare l'interruttore di alimentazione CA in posizione "Acceso".
5. **Avviso:** verificare che il fermo o il sigillo per la porta di accesso sia in posizione. Rimuovere il nastro adesivo di fabbrica sul tappo per porta prima dell'uso iniziale.
6. Accendere la batteria. L'interruttore di alimentazione della batteria si trova all'interno del pannello elettrico incassato sul retro del congelatore.
7. Verificare che il set point rientri nell'intervallo desiderato (l'impostazione predefinita è -80 °C) o modificarlo alla temperatura preferita dall'utente in base ai comandi di controllo descritte di seguito.

Guida ai comandi GUI di base

Acceso/Spento	Accendere l'alimentazione principale, situata sul retro dell'unità sopra il cavo CA.
Alimentazione a batteria	Accendere l'alimentazione della batteria, situata nel pannello elettrico incassato sul retro del congelatore. Questo è essenziale se è necessario monitorare il sistema in caso di interruzione dell'alimentazione.
Modificare set point	Premere Home > Impostazioni > Impostazioni > Inserisci PIN > Invio > Modifica > Setpoint > +/- > Salva
Silenziare l'audio dell'allarme acustico	Premere Home > Impostazioni > Silenzia
Registro eventi	Premere Home > Impostazioni > Registro eventi > Pagina precedente, Pagina successiva
Cronologia del grafico	Premere Home > Impostazioni > Cronologia del grafico

Guida ai comandi GUI avanzati

Impostazione allarme	Premere Home > Impostazioni > Impostazioni > Inserisci PIN > Invio > Allarmi > Posticipare xxx > +/- > Salva
Data e ora	Premere Home > Impostazioni > PIN > Data e ora > +/- > Salva
Modificare PIN	Premere Home > Impostazioni > Impostazioni > Inserisci PIN > Invio > PIN > Inserisci nuovo PIN > Invio > Reinserisci nuovo PIN > Invio
Calibrare RTD	Premere Home > Impostazioni > Info > Assistenza > Calibrazione RTD > Selezione RTD > +/- > Calib.

Stirling Ultracold

6000 Poston Road, Athens, Ohio 45701, Stati Uniti
T +1.740.274.7900 / 1.855.274.7900 | **F** +1.740.274.7901

biolifesolutions.com


©2023 Stirling Ultracold, parte di BioLife Solutions. Tutti i diritti riservati.

La tecnologia di Global Cooling è prodotta con brevetti statunitensi e internazionali. Stirling Ultracold è un marchio registrato di Global Cooling, Inc. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento a biolifesolutions.com per le specifiche più recenti.




Scaricare i manuali dell'operatore e della guida rapida nella lingua scelta su: stirlingultracold.com/manuali

CHIUDERE

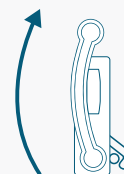

APRIRE

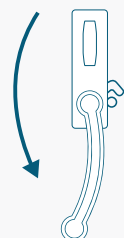

AVVISO:

Prima di innestare la serratura della porta, assicurarsi che la maniglia sia completamente ruotata fino al punto di arresto per ripristinare il meccanismo di chiusura. Per innestare la serratura della porta durante la chiusura, spingere la porta esterna verso l'interno prima di ruotare la maniglia della porta in posizione SU.

**We
know
cold**[™]