

Configuração inicial

1. Desembale a unidade do congelador e os componentes incluídos, certifique-se de que todo o material de embalagem é removido ao redor dos orifícios de entrada e saída do ventilador.
2. Remova a paragem de transporte laranja e substitua pela tampa protetora branca antes de ligar o congelador.
3. Conecte o cabo de alimentação CA na tomada de alimentação principal na parte traseira da unidade e, em seguida, numa tomada elétrica. Mantenha uma distância mínima de 2-3 polegadas (50-77 mm) da parte traseira da unidade.
4. Gire o interruptor de alimentação CA para a posição "ligado".
5. **Aviso:** certifique-se de que o batente ou selante da porta de acesso está no lugar. Remova a fita de fábrica do batente da porta antes do uso inicial.
6. Ligue a energia da bateria. O interruptor de energia da bateria está localizado dentro do painel elétrico embutido na parte traseira do congelador.
7. Certifique-se de que o ponto de ajuste está dentro do limite (o padrão é -80 °C) ou altere o ponto de ajuste para a temperatura preferencial do utilizador de acordo com as funções de controlo descritas abaixo.

Guia para funções básicas da IGU

LIGADO / DESLIGADO	Liga a alimentação principal, localizada na parte traseira da unidade, acima do cabo CA.
Energia da bateria	Liga a energia da bateria, localizada dentro do painel elétrico embutido na parte traseira do congelador. Isso é essencial caso seja necessário monitorizar em caso de uma falha de energia.
Change Setpoint (Alterar ponto de ajuste)	Toque em Home > Setup > Setup > Enter PIN > Enter > Change > Setpoint > +/- > Save (Início > Configurações > Configurações > Introduzir PIN > Introduzir > Alterar > Ponto de ajuste > +/- > Salvar)
Silence Alarm (Silenciar alarme)	Toque em Home > Setup > Silence (Início > Configurações > Silêncio)
Event Log (Registo de eventos)	Toque em Home > Setup > Event Log > Prev. Page, Next Page (Toque em Início > Configurações > Registo de eventos > Página anterior, próxima página)
Chart History (Histórico do gráfico)	Toque em Home > Setup > Chart History (Início > Configurações > Histórico do gráfico)

Guia para funções avançadas da IGU

Alarm Set-up (Configuração do alarme)	Toque em Home > Setup > Setup > Enter PIN > Enter > Alarms > xxx Delay > +/- > Save (Início > Configurações > Configurações > Introduzir PIN > Introduzir > Alarmes > Atraso xxx > +/- > Salvar)
Date and Time (Data e hora)	Toque em Home > Setup > PIN > Date & Time > +/- > Save (Início > Configurações > PIN > Data e hora > +/- > Salvar)
Change PIN (Alterar PIN)	Toque em Home > Setup > Setup > Enter PIN > Enter > PIN > Enter New PIN > Enter > Re-enter New PIN > Enter (Início > Configurações > Configurações > Introduzir PIN > Introduzir > PIN > Introduzir novo PIN > Introduzir > Introduzir novo PIN novamente > Introduzir)
Calibrate RTDs (Calibrar RDT)	Toque em Home > Setup > About > Service > RTD Calibr. > RTD Select > +/- > Calib. (Início > Configurações > Sobre > Serviço > Calibr. de RDT > Selecionar RDT > +/- > Calib.)

Stirling Ultracold

6000 Poston Road, Athens, Ohio 45701, EUA

T +1.740.274.7900 / 1.855.274.7900 | F +1.740.274.7901

biolifesolutions.com

©2023 Stirling Ultracold, parte da BioLife Solutions. Todos os direitos reservados.


A tecnologia da Global Cooling é fabricada sob patentes dos EUA e internacionais. A Stirling Ultracold é uma marca comercial da Global Cooling, Inc. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte biolifesolutions.com para obter as especificações mais recentes.

31.03.23 / SU105UE-LIT-QG-E / biolifesolutions.com




Descarregue os manuais do Operador e Guia Rápido no idioma da sua escolha em: stirlingultracold.com/manuals

FECHAR

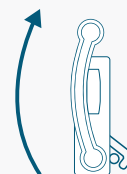

ABRIR

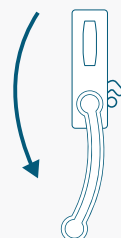

AVISO:

Antes de engatar o fecho da porta, certifique-se de que o puxador está totalmente voltado até ao ponto de bloqueio para redefinir o mecanismo de fecho. Para engatar o fecho da porta ao fechar, empurre a porta externa PARA DENTRO antes de voltar o puxador da porta para a posição PARA CIMA.

**We
know
cold™**