

ULT25NEU

Kurzanleitung:


-----Clip, Laminat, mit Tiefkühlgerät aufbewahren-----

ERSTEINRICHTUNG

Anschlussstopfen/-dichtstoff	!	Der Anschlussstopfen/-dichtstoff muss während des Betriebs angebracht sein.
Betriebsanzeige	A	Wenn sie leuchtet, ist das Gerät eingeschaltet
Einschalten	B	Gedrückt halten, bis zwei Pieptöne erklingen
Ausschalten	B	Gedrückt halten, bis drei Pieptöne erklingen
LCD-Bildschirm	C	Zeigt die Kammertemperatur an
Sollwert anzeigen	F	Drücken/loslassen, um den aktuellen Sollwert anzuzeigen. S ## wird angezeigt
Zur Temperaturanzeige zurückkehren	F	Drücken/loslassen oder acht Sekunden warten
Sollwert ändern	F	Gedrückt halten, bis SET-T-LED (E) leuchtet und S ## angezeigt wird, dann ▲ oder ▼ (D)

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Zu Voreinstellung wechseln	SET (F) gedrückt halten, bis SET-T-LED (E) leuchtet und S ## angezeigt wird, dann PRESET 1, 2 oder 3 (J) wählen	
Überhitzungsalarm verschieben	Wenn die LED over temp (I) leuchtet, drücken Sie PRESET 3 (J), bis die Zeit (1,0 h) erscheint (Wenn die LED over temp nicht leuchtet, fungiert PRESET 3 als Temperaturvoreinstellung)	
Zur Temperaturanzeige zurückkehren	Warten Sie acht Sekunden und drücken Sie PRESET 3, um zur Temperaturanzeige zurückzukehren	
Siehe erneut Fehlercode	Wenn die LED error (H) leuchtet, drücken Sie kurz PRESET 2 (J) (Wenn die LED error nicht leuchtet, wird PRESET 2 zur Temperaturvoreinstellung)	
Panel sperren	Halten Sie PRESET 1 UND 2 UND 3 (J) gedrückt, bis die LED locked (G) aufleuchtet (ca. fünf Sekunden).	
Panel entsperren	Halten Sie PRESET 1 UND 2 UND 3 (J) gedrückt, bis die LED locked (G) erlischt (ca. fünf Sekunden).	
LCD-Anzeigecodes	P ## – voreingestellte Temperatur, ## h – Alarm stummgeschaltet, E ## – Fehlercode (siehe Bedienungsanleitung)	

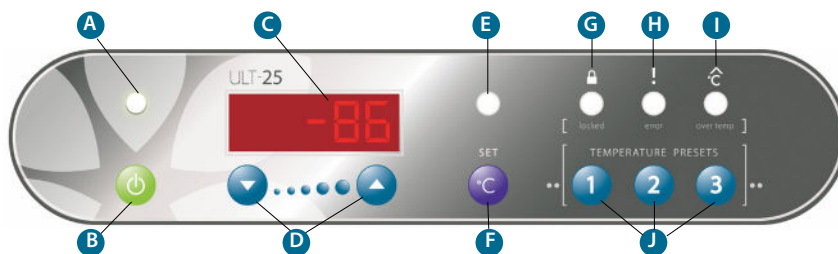

- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, leuchtet die rote Anzeige over temp, bis die Temperatur innerhalb von 10 °C des Sollwerts liegt.
- Das Bedienfeld kann erst gesperrt werden, wenn die Temperatur innerhalb von 10 °C des Sollwerts liegt.



6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, USA T: 740.274.7900 / 855.274.7900 F: 740.274.7901 BioLifeSolutions.com

© 2023 Stirling Ultracold, a part of BioLife Solutions. Alle Rechte vorbehalten.
Die Global-Cooling-Technologie wird unter US-amerikanischen und internationalen Patenten hergestellt.
Stirling Ultracold ist eine Marke von Global Cooling, Inc.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter BioLifeSolutions.com.

