

ULT25NEU

Guia Rápido:


----- corte, lamine, mantenha com o congelador -----

CONFIGURAÇÕES INICIAIS

Batente/Isolamento da Porta	!	O Batente/Isolamento da Porta deve estar no lugar durante a operação.
Indicador de Potência	A	A unidade está LIGADA quando aceso
LIGAR	B	Mantenha pressionado durante dois bipes
DESLIGAR	B	Mantenha pressionado durante três bipes
Ecrã de LCD	C	Exibe a temperatura da câmara
Exibir Ponto de Ajuste	F	Pressione/Solte para exibir o ponto de ajuste atual, S ## seja exibido
Voltar ao Ecrã da Temp.	F	Pressione/Solte ou aguarde oito segundos
Alterar Ponto de Ajuste	F	Mantenha pressionado até <i>Definir T LED</i> (E) brilha, S ## seja exibido, então ▲ ou ▼ (D)

FUNÇÕES AVANÇADAS

Alterar para Predefinição	Mantenha pressionado <i>Configurar</i> (F) até que <i>Configure T LED</i> (E) brilha, S ## seja exibido, depois selecione <i>Predefinição 1, 2 ou 3</i> (J)
Adiar o Alarme de Temp. Excessiva	Quando <i>LED Temp. Excessiva</i> (I) brilha, prima <i>Predefinir 3</i> (J), até aparecer a hora (1,0 h) (Se <i>Temp. Excessiva</i> LED não está a brilhar, então <i>Predefinir 3</i> atua como uma <i>Predefinir Temp.</i>)
Voltar ao Ecrã da Temp.	Aguarde oito segundos, pressione <i>Predefinir 3</i> para retornar ao ecrã da temperatura
Consulte o Código de Erro Novamente	If <i>LED de Erro</i> (H) está a brilhar, pressione <i>Predefinir 2</i> (J) brevemente (Se o <i>LED de Erro</i> não está a brilhar, então o <i>Predefinir 2</i> torna-se <i>Predefinir Temp.</i>)
Bloquear Painel	Mantenha pressionado <i>Predefinir 1 E 2 E 3</i> (J) até que <i>LED BLOQUEADO</i> (G) se acenda (~ cinco segundos)
Desbloquear Painel	Mantenha pressionado <i>Predefinir 1 E 2 E 3</i> (J) até que <i>LED BLOQUEADO</i> (G) se desligue (~ cinco segundos)
Códigos do Ecrã de LCD	P ## – <i>Predefinir Temp.</i> , ## h – <i>Alarme Silenciado</i> , E ## – <i>Código de Erro</i> (consulte o manual de utilização)

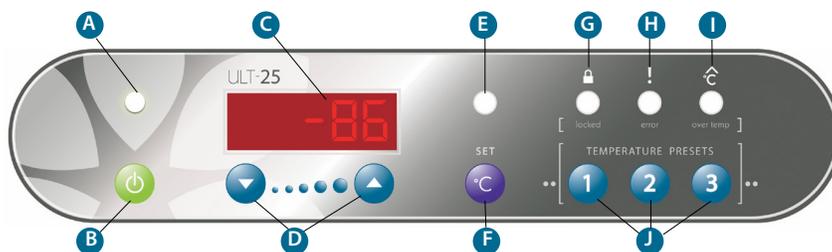

- Quando a unidade é ligada pela primeira vez, a luz LED vermelha da Temp. Excessiva (I) vai estar ligada até que a temperatura esteja dentro do valor nominal 10°.
- O painel não pode ser bloqueado até que a temperatura esteja dentro de 10° do ponto de ajuste.



6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, USA t: 740.274.7900 / 855.274.7900 f: 740.274.7901 BioLifeSolutions.com

©2023 Stirling Ultracold, a part of BioLife Solutions. Todos os Direitos Reservados.

A tecnologia Global Cooling é fabricada sob patentes dos EUA e internacionais.

A Stirling Ultracold é uma marca comercial da Global Cooling, Inc.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte BioLifeSolutions.com para obter as especificações mais recentes.

