

# ULT25NEU

## Guía rápida:


----- recortar, plastificar, mantener con el congelador -----

### CONFIGURACIÓN INICIAL

Tapón de puerto/sellador	<b>I</b>	El tapón de puerto/sellador debe estar en su lugar durante la operación.
Indicador de encendido	<b>A</b>	La unidad está encendida cuando está alumbrada
Encendido	<b>B</b>	Mantenga presionado durante dos pitidos
APAGADO	<b>B</b>	Mantenga presionado durante tres pitidos
Pantalla LCD	<b>C</b>	Muestra la temperatura de la cámara
Mostrar punto de ajuste	<b>F</b>	Presione/Suelte para mostrar el punto de ajuste actual, se muestra S ##
Volver a la pantalla de temperatura	<b>F</b>	Presione/Suelte o espere ocho segundos
Cambiar punto de ajuste	<b>F</b>	Mantenga presionado hasta que la luz LED de ajuste de temperatura (E) se ilumine, se visualice S ##, luego ▲ o ▼ (D)

### FUNCIONES AVANZADAS

Cambiar a predeterminado	Mantenga presionado <i>Ajustar</i> (F) hasta que la luz LED de ajuste de temperatura (E) se ilumine, y aparezca S ##; luego, seleccione <i>Preajustar 1, 2 o 3</i> (J)
Posponer alarma de exceso de temperatura	Cuando la luz LED de exceso de temperatura (I) se ilumine, presione <i>Preajustar 3</i> (J) hasta que aparezca (1.0 h). (Si la luz LED de exceso de temperatura no brilla, entonces <i>Preajustar 3</i> actúa como temperatura predeterminada)
Regresar a la pantalla de temperatura	Espere ocho segundos, presione <i>Preajustar 3</i> para regresar a la pantalla de temperatura
Ver código de error nuevamente	Si la luz LED de error (H) brilla, presione <i>Preajustar 2</i> (J) brevemente. (Si la luz LED de error no brilla, entonces la opción <i>Preajustar 2</i> se convierte en la temperatura predeterminada)
Panel de bloqueo	Mantenga presionado <i>Preajustar 1 Y 2 Y 3</i> (J) hasta que la luz LED de bloqueo (G) se encienda (~ cinco segundos)
Desbloquear panel	Mantenga presionado <i>Preajustar 1 Y 2 Y 3</i> (J) hasta que la luz LED de bloqueo (G) se apague (~ cinco segundos)
Códigos de pantalla LCD	P ## - Temperatura predeterminada, ## h - Alarma silenciada, E ## - Código de error (consulte el manual de funcionamiento)

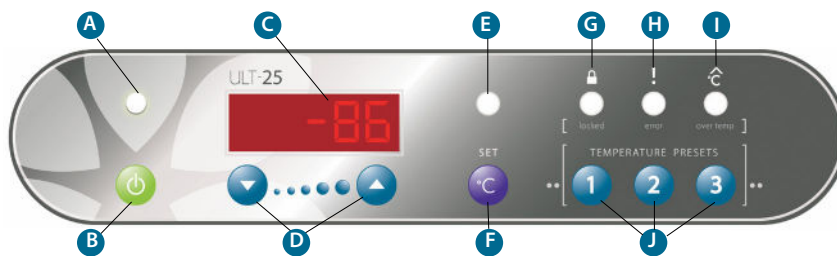

- Cuando la unidad se enciende por primera vez, se encenderá la luz roja de exceso de temperatura hasta que la temperatura esté dentro de los 10° del punto de ajuste.
- El panel no se puede bloquear hasta que la temperatura esté dentro de los 10° del punto de ajuste.



6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, EE. UU. Tel.: 740-274-7900/855-274-7900 Fax: 740-274-7901 [BioLifeSolutions.com](http://BioLifeSolutions.com)

© 2023 Stirling Ultracold, a part of BioLife Solutions. Todos los derechos reservados.  
La tecnología de enfriamiento global se fabrica bajo patentes estadounidenses e internacionales.  
Stirling Ultracold es una marca comercial de Global Cooling, Inc.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [BioLifeSolutions.com](http://BioLifeSolutions.com) para obtener las especificaciones más recientes.

