



ULT25NEU

دليل التشغيل السريع:


الإعداد الأولي

! يجب أن تكون سداً/مانع تسرب المنفذ في مكانها أثناء التشغيل.	سداً/مانع تسرب المنفذ
أ تكون الوحدة في وضع التشغيل "ON" عندما تُضيء	مؤشر الطاقة
ب اضغط مع الاستمرار حتى تسمع صافرتي تنبيه	وضع التشغيل "ON"
ب اضغط مع الاستمرار حتى تسمع ثلاث صافرات تنبيه	وضع إيقاف التشغيل "OFF"
ج تعرض درجة حرارة الغرفة	شاشة عرض LCD
و اضغط/حرر لعرض نقطة الضبط الحالية، سيتم عرض S ##	شاشة عرض نقطة الضبط
و اضغط/حرر أو انتظر ثماني ثوانٍ	العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة
و اضغط مع الاستمرار حتى يُضيء مصباح LED الخاص بضبط درجة الحرارة Set (هـ)، ويتم عرض S ##، ثم اضغط على ▲ أو ▼ (د)	تغيير نقطة الضبط

وظائف متقدمة

اضغط مع الاستمرار على زر الضبط Set (و) حتى يُضيء مصباح LED الخاص بضبط درجة الحرارة Set (هـ)، ويتم عرض S ##، ثم حدد الضبط المسبق Preset 1، أو 2، أو 3 (ي)	التغيير إلى الإعداد المسبق
عندما يُضيء مصباح LED الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة "Over Temp" (ط)، اضغط على الضبط المسبق Preset 3 (ي) حتى يظهر الوقت (1.0 ساعة) (إذا لم يُضيء مصباح LED الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة Over Temp، فعندئذٍ يعمل الضبط المسبق Preset 3 باعتباره ضبطاً مسبقاً لدرجة الحرارة)	تأجيل إنذار درجة الحرارة المرتفعة
انتظر ثماني ثوانٍ، واضغط على الضبط المسبق Preset 3 للعودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة	العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة
إذا كان مصباح LED الخاص بالخطأ (Error) (ح) يُضيء، فاضغط على الضبط المسبق Preset 2 (ي) لفترة وجيزة (إذا كان مصباح LED الخاص بالخطأ (Error) غير مضيء، فسيصبح الضبط المسبق Preset 2 هو الضبط المسبق لدرجة الحرارة)	انظر رمز الخطأ مرة أخرى
اضغط مع الاستمرار على الضبط المسبق Preset 1، و2، و3 (ي) حتى يُضيء مصباح Locked (مقفّل) (ز) (حوالي خمس ثوانٍ)	لوحة القفل
اضغط مع الاستمرار على الضبط المسبق Preset 1، و2، و3 (ي) حتى ينطفئ مصباح Locked (القفل) (ز) (حوالي خمس ثوانٍ)	لوحة الفتح
P ## - الضبط المسبق لدرجة الحرارة، h ## - تم كتم صوت الإنذار، E ## - رمز الخطأ (انظر دليل التشغيل)	رموز شاشة العرض LCD

- عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى، سيضيء مصباح Over T (درجة الحرارة المرتفعة) باللون الأحمر حتى تصبح درجة الحرارة في حدود 10 درجات من نقطة الضبط.
- يتعدّل قفل اللوحة حتى تصبح درجة الحرارة في حدود 10 درجات من نقطة الضبط.

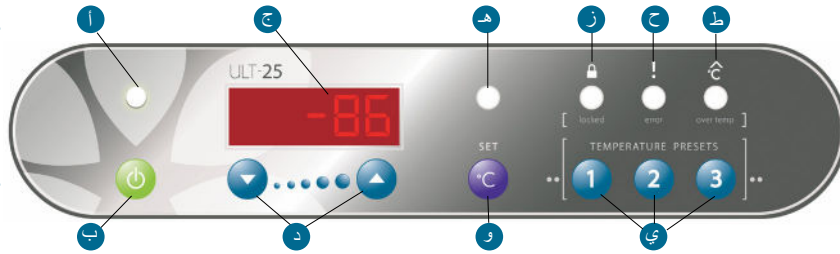

Athens Poston Road 6000، أرياهو 45701، الولايات المتحدة الأمريكية الهاتف: 740.274.7900 / 855.274.7900 الفاكس: 740.274.7901 BioLifeSolutions.com

حقوق الطبع والنشر © لعام 2023 لشركة Stirling Ultracold، a part of BioLife Solutions. جميع الحقوق محفوظة.
تُصنع تقنية التبريد العالمي Global Cooling بموجب براءات الاختراع الأمريكية والدولية.
تُعد Stirling Ultracold علامة تجارية خاصة بشركة Global Cooling, Inc.
تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار. وللإطلاع على أحدث المواصفات، يُرجى الرجوع إلى BioLifeSolutions.com.

