

STIRLING VAULT100™

GUIDE PRATIQUE



à relier, plastifier et conserver avec le congélateur

INSTALLATION INITIALE

1	Déballer le congélateur et les composants inclus, s'assurer que tous les matériaux d'emballage ont bien été retirés de l'interface utilisateur graphique.
2	Ajuster les pieds de nivellement (clé incluse) pour stabiliser le congélateur.
3	Raccorder le cordon d'alimentation à la prise principale située à l'arrière de l'appareil puis à une sortie de 120-240 Vca, 50/60 Hz.
4	Mettre l'alimentation en position « On » (Marche).
5	Remarque : S'assurer que le bouchon d'orifice d'accès est en place.
6	Vérifier la date, l'heure et le point de consigne de la température via l'interface utilisateur graphique et les ajuster si nécessaire. Le point de consigne par défaut est de -80 °C.

GUIDE DES FONCTIONS DE BASE DE L'INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE (GUI)

MARCHE/ARRÊT	Mettre sous tension l'alimentation principale située à l'arrière de l'appareil près du cordon d'alimentation.
Activer/désactiver les codes PIN	Appuyer sur l'icône Configurations (Configurations) > PIN (Code PIN) > Enter New PIN (Saisir le nouveau code PIN) et Confirm New PIN (Confirmer le nouveau code PIN) > Save (Enregistrer) Appuyer sur l'icône Service (Entretien) > PIN (Code PIN) > Enter Service PIN (Saisir le code PIN Entretien) > Enter Current PIN (Saisir le code PIN actuel), New PIN (Nouveau code PIN), et Confirm New PIN (Confirmer le nouveau code PIN) > Save (Enregistrer) <i>Pour désactiver cette fonction, saisir le code PIN actuel et terminer le processus sans saisir de nouveau code PIN ni confirmer de nouveau code PIN.</i>
Modifier le point de consigne	Appuyer sur l'icône Configurations (Configurations) > Enter PIN* (Saisir le code PIN*) > Enter* (Entrée*) > Settings (Paramètres) > Setpoint Temperature (Point de consigne de la température) > +/- pour régler > Save (Enregistrer)
Mettre l'alarme en sourdine	Appuyer sur l'icône de haut-parleur située dans le coin inférieur droit.
Journal des événements	Appuyer sur l'icône Informations (Informations) > Event Log (Journal des événements) > toucher et faire glisser pour faire défiler vers le haut ou vers le bas.
Graphiques	Appuyer sur l'icône Charts (Graphiques) > Select Chart Period (Sélectionner la période du graphique) > utiliser les flèches droite et gauche pour visualiser.

GUIDE DES FONCTIONS AVANCÉES DE L'INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE

Réglage de l'alarme	Appuyer sur l'icône Configurations (Configurations) > Enter PIN* (Saisir le code PIN*) > Enter* (Entrée*) > Alarms (Alarmes) > Select Alarm Type (Sélectionner le type d'alarme) > +/- pour régler > Save (Enregistrer)
Date et heure	Appuyer sur l'icône Configurations (Configurations) > Enter PIN* (Saisir le code PIN*) > Enter* (Entrée*) > Settings (Paramètres) > Date/Time (Date/heure) > Sélectionner la date et l'heure > +/- pour régler > Save (Enregistrer)
Étalonner les DTR	Nécessite une autorisation d'accès et un code PIN* Appuyer sur l'icône Service (Entretien) > Enter Service PIN* (Saisir le code PIN Entretien) > Enter (Entrée) > Engine (Moteur) > RTD Calibration (Étalonnage du DTR) > +/- pour régler > Save (Enregistrer)

*Si le code PIN est activé

Stirling Ultracold 6000 Poston Road, Athens, Ohio 45701, États-Unis
Tél. 740.274.7900 / 1.855.274.7900 | Fax 740.274.7901 | www.stirlingultracold.com

©2024 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. Tous droits réservés.

La technologie Global Cooling est fabriquée sous brevets des États-Unis et internationaux. Stirling Ultracold est une marque de commerce de Global Cooling, Inc.. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Consulter le site stirlingultracold.com pour obtenir les caractéristiques les plus récentes.

Fonctionnement de la poignée

La poignée Stirling Ultracold est conçue pour une opération à une main. Pour ouvrir le congélateur, tourner la poignée vers l'utilisateur d'environ 90°. Appuyer fermement sur la poignée en position ouverte pour actionner le mécanisme de déverrouillage. Le mécanisme de déverrouillage est utile lorsque la porte du congélateur est collée au joint suite à de longues périodes d'inutilisation ou en cas de déséquilibre de la pression de l'air. Pour fermer la porte lorsque la poignée est en position horizontale, refermer la porte et repositionner la poignée dans sa position verticale d'origine.

MISE EN GARDE : Risque de basculement

Le congélateur déchargé est PLUS LOURD EN HAUT. Faire preuve de prudence lors du déplacement et de l'installation. Ne pas incliner le congélateur de plus de 12 degrés par rapport à l'horizontale. Le cas échéant, il risquerait de basculer.

DANGER : Utilisation de réfrigérant inflammable, risque d'incendie ou d'explosion.

Le dispositif VAULT100 utilise 90 gr de R-170 (éthane) dans un thermosiphon hermétiquement fermé. Faire preuve de prudence lors de son utilisation ou de sa réparation.

A. **Danger :** Ne pas percer ou perforer le revêtement intérieur.

B. **Danger :** Doit être réparé uniquement par des prestataires de service agréés. Ne pas percer la tubulure réfrigérante.

C. **Mise en garde :** Consulter le manuel d'entretien ou d'utilisation avant de procéder à l'entretien de ce produit. Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées.

D. **Mise en garde :** Éliminer le réfrigérant inflammable conformément aux réglementations fédérales ou locales en vigueur.

E. **Mise en garde :** Respecter soigneusement les instructions de manipulation.



Télécharger les manuels d'utilisation et le guide pratique dans la langue de votre choix à l'adresse :

stirlingultracold.com/manuals